

产品名称	HAT 添加剂 (含酚红)
货号	SNSP-008
规格	10mL
简介	<p>HAT 是次黄嘌呤 (Hypoxanthine)、氨基喋呤 (Aminopterin) 和胸腺嘧啶 (Thymidine) 的混合溶液, 主要用于制备小鼠单克隆抗体时筛选杂交瘤细胞。添加 HAT 的培养基可以阻断细胞通过正常合成途径合成 DNA 从而杀死 HGPRT 酶缺陷型的 SP2/0 细胞, 从而筛选出已经融合的杂交瘤细胞。</p> <p>本公司生产的 HAT 经数年单抗制备实验长期培养验证, 可以有效筛选出杂交瘤细胞。</p>
使用方法	按使用浓度配置成完全培养基, 建议尽快用完;
浓度	50X
外观	粉色澄清液体
存储条件	-20°C
保质期	1 年
注意事项:	<ol style="list-style-type: none">1. 本产品经检测无菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。2. 冻融后会有部分内容物析出, 复温或水浴后混匀后使用即可, 不影响使用效果。3. 注意冻存保存, 开封后尽早用完, 避免反复冻融。4. 该产品仅供科研使用, 不得用于诊断或临床实验。