

产品名称	0.25%胰酶 (不含 EDTA)
货号	SNT-001
规格	100mL
简介	<p>胰酶是用来消化贴壁细胞, 使其从培养瓶表面脱落以便传代的溶液, 在贴壁细胞培养中是必不可缺的试剂。主要成分为胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、水等.</p> <p>尚恩生物配置的胰酶溶液具有活性高、保存时间长等优点, 适合大部分细胞系及部分原代细胞传代使用。</p>
成分	NaCl:8g/L KCl:0.2g/L KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> :0.24g/L Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> :1.44g/L 胰蛋白酶:2.5g/L
pH	7.0-8.0
浓度	1X (即用型, 无需稀释)
外观	无色透明液体
存储条件	2-8°C或-20°C
保质期	2-8°C (6 个月) 或-20°C (2 年) (避免反复冻融)
注意事项:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本产品经检测无菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染。</li><li>2. 保存时间比较长时, 应注意拧紧瓶口并封好封口膜, 避免水分蒸发过多影响缓冲液 pH 及渗透压。</li><li>3. 不同细胞消化时间差别很大, 注意控制消化时间, 避免消化过度导致细胞状态变差。</li><li>4. 胰酶溶液具有生物活性, 戴手套操作, 若不慎滴在皮肤上, 及时用清水冲洗干净。</li><li>5. 该产品仅供科研使用, 不得用于诊断或临床实验。</li></ol>