

产品名称	0.25%胰酶 (含 EDTA)
货号	SNT-002
规格	100mL
简介	胰酶是用来消化贴壁细胞，使其从培养瓶表面脱落以便传代的溶液，在贴壁细胞培养中是必不可缺的试剂。主要成分为胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、EDTA、水等，尚恩生物配置的胰酶溶液具有活性高、保存时间长等优点，适合大部分细胞系及部分原代细胞传代使用。。
成分	NaCl:8g/L KCl:0.2g/L KH ₂ PO ₄ :0.24g/L Na ₂ HPO ₄ :1.44g/L 胰蛋白酶:2.5g/L EDTA:0.2g/L
pH	7.0-8.0
浓度	1X (即用型，无需稀释)
外观	无色透明液体
存储条件	2-8℃或-20℃
保质期	2-8℃ (6 个月) 或-20℃ (2 年) (避免反复冻融)
注意事项:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本产品经检测无菌，使用时应注意无菌操作，避免污染。 2. 保存时间比较长时，应注意拧紧瓶口并封好封口膜，避免水分蒸发过多影响缓冲液 pH 及渗透压。 3. 不同细胞消化时间差别很大，注意控制消化时间，避免消化过度导致细胞状态变差。 4. 胰酶溶液具有生物活性，戴手套操作，若不慎滴在皮肤上，及时用清水冲洗干净。 5. 该产品仅供科研使用，不得用于诊断或临床实验。